



# Кювета "ВОЛЕС"

## Інструкція по використанню

**Призначення:** Кювети оптичні призначені для фотометрування в фотометрах, спектрометрах, колориметрах, флуорометрах, мікроколориметрах, гемоглобінометрах та інших приладах, за допомогою яких вимірюються оптичні щільності фарбованих розчинів досліджуваних речовин в спектральному діапазоні 320-2500 нм. Область застосування: в лабораторіях клінічної діагностики, екологічного, санітарно-епідеміологічного контролю, в виробничих та хімічних лабораторіях.

**Опис:** кювети виготовлені зі спеціального оптичного скла, за технологією спікання. Конструкція кювети складається з трьох елементів: U-подібний елемент і дві бічні стінки. Хімічно стійкі до дії кислот (крім плавикової кислоти).

| №<br>п/п | Найменування            | Зовнішні розміри, мм                   |        |        | Внутрішні розміри, мм |        |        |
|----------|-------------------------|----------------------------------------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|
|          |                         | Довжина                                | Ширина | Висота | Довжина               | Ширина | Висота |
|          |                         | Граничне відхилення $\pm 0,03-0,04$ мм |        |        |                       |        |        |
| 1        | Кювета "ВОЛЕС" 1 мм     | 7                                      | 24     | 40     | 1                     | 18     | 37     |
| 2        | Кювета "ВОЛЕС" 3 мм     | 9                                      | 24     | 40     | 3                     | 18     | 37     |
| 3        | Кювета "ВОЛЕС" 5 мм     | 11                                     | 24     | 40     | 5                     | 18     | 37     |
| 4        | Кювета "ВОЛЕС" 10 мм    | 16                                     | 24     | 40     | 10                    | 18     | 37     |
| 5        | Кювета "ВОЛЕС" 20 мм    | 26                                     | 24     | 40     | 20                    | 18     | 37     |
| 6        | Кювета "ВОЛЕС" 30 мм    | 36                                     | 24     | 40     | 30                    | 18     | 37     |
| 7        | Кювета "ВОЛЕС" 50 мм    | 56                                     | 24     | 40     | 50                    | 18     | 37     |
| 8        | Кювета "ВОЛЕС" 10x10 мм | 12                                     | 12     | 45     | 10                    | 10     | 43,75  |
| 9        | Кювета "ВОЛЕС" 10x5 мм  | 7,5                                    | 12,5   | 5      | 10                    | 5      | 43,75  |
| 10       | Кювета "ВОЛЕС" 100 мм   | 106                                    | 24     | 40     | 100                   | 18     | 37     |

### Протипоказання по використанню:

При використанні виробу за призначенням і в відповідності до даної інструкції, протипоказань і обмежень в використанні не має.

### Підготовка до використання:

Виріб повністю готовий до роботи.

### Запобіжні заходи:

При використанні необхідно дотримуватись правил безпеки при роботі зі скляними виробами.

Виріб не повинен піддаватися різким ударам в процесі експлуатації.

Не використовувати не за призначенням.


### Спосіб використання:

1. Оберіть необхідну кювету та перевірте її цілісність.
2. За допомогою напівавтоматичної або автоматичної піпетки наповніть кювету досліджуваною речовиною.
3. Встановіть кювету в фотометр, спектрометр, колориметр, флуорометр або інший прилад і проведіть вимірювання прямим оптичним методом.
4. Після проведення необхідних маніпуляцій з кюветою, промийте її дистильованою водою та протріть м'якою серветкою, не допускаючи подряпин.



**Утилізація:** утилізація скляного виробу повинна відповідати Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції»

**Маркування на товарі:**

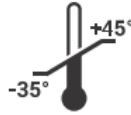

Партія, дата виробництва та термін придатності вказані на упаковці.



**Виробник:**

Jiangsu Huida Medical Instruments Co., LTD.

Qingfeng Industrial Park, Yandong, Yancheng, 224050 Jiangsu, China

Джіангсу Гуїда Медікал Інструментс Ко., ЛТД

Квінгфенг Індастріал Парк, Яндонг, Янченг, 224050 Джіангсу, Китай

**Уповноважений представник виробника в Україні:**

ТОВ «ЛА МЕД»,

04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 2-Г, корпус 1.

Директор  
ТОВ «ЛА МЕД»



Дата останнього перегляду  
10.12.2020

Шульга О. Л.